


## TLCプレートカッター用超硬刃の交換方法

OM LABORATORY  
CHIGASAKI

Art-No. 2021, 2022


プレートカッターの刃は消耗品です。切れ味が悪くなった場合は、新しい超硬刃と交換して下さい。

- (1) スライド台①の前後のネジをゆるめ、カッターヘッド②をはずす。
- (2) ヘッド中央のネジだけをはずし、新しい超硬刃③と交換する。(ネジは完全にはずさず緩めるだけで！)  
交換後はネジを絞め過ぎないように！ 超硬刃③を手で押して、スムーズに動くことを確認する。
- (3) スライド台①にカッターヘッド②を挿入、指で軽く上下させて定位置にあることを確認する。
- (4) ヘッドを下に押し込んだ状態で前後のネジを絞める。(ネジを絞め過ぎないように！)

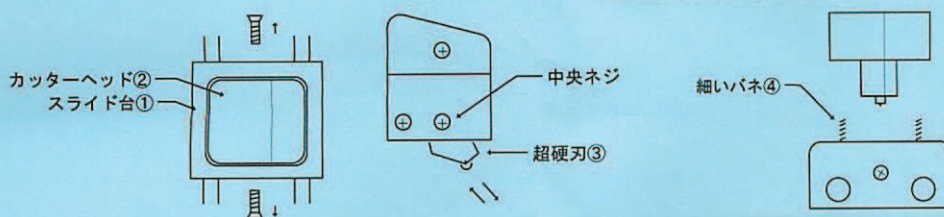

注意: このプレートカッターは、層厚(0.25mm)+ガラス厚さ(1.25mm)のプレートを良好に切断するように設計されています。セルロースプレートのように層厚の薄いプレートで切断線が入りにくい場合は、薄層プレートとプレートホルダーの間に四角い口紙等を1、2枚挿入します。

層が厚いプレートを切断する場合はプレートホルダーを使用せずに、薄い紙にプレートを載せて切断して下さい。

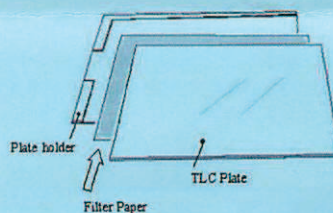

製品番号	製品名
2021	交換刃(超硬刃 1 枚)
2022	交換刃 3 枚組みセット
2010	薄層プレートカッター標準セット

H220531

発売元

関東化学株式会社  
試薬事業本部器材部

103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-11-5  
TEL 03-3667-6471  
541-0048 大阪市中央区瓦町 2 - 5 - 1  
TEL 06-6231-1672

製造元

大成化光株式会社  
オーエムラボラトリー

253 - 0114 神奈川県高座郡寒川町田端 1165  
TEL 0467-74-4056  
FAX 0467-75-2092  
<http://www.taiseikako.co.jp/OMLAB.htm/>